

ZINC

Determination du Zinc 0 – 10 mg/l Zn



Prélever 20ml d'échantillon à tester et ajouter 10 gouttes de Z1 (pour supprimer l'interférence avec le chlore ou le Cuivre)	Ajouter une pastille Z4/T (ou une dosette de Zinc/copper N°2 ref: RP5339) et mélanger.	Ajouter Z5	Compter le nombre de gouttes de Z5 pour obtenir un virage du Bleu à l'Orange
--	--	------------	--



$$\text{Zinc (mg/l Zn)} = \text{Nombre de gouttes de Z5 utilisées} \times 0.25$$

NOTE :

Pour les eaux à forte turbidité, une filtration est nécessaire (à l'aide du module de filtration ci-dessous commercialisé à part)

